

Environmental Friendly Dewaxing Liquid

环保型脱蜡液

AT8001-01 使用说明书

产品简介

本品为环保安全无毒无色透明液体，采用天然植物提取的油类，果油及活性剂等经特殊工艺配方合成，不含二甲苯等挥发性有毒物质。性质上不溶于水，挥发性好，不易变质，可长期存放，是二甲苯理想替代品；且对酒精和石蜡有良好的溶解作用，长时间浸泡组织不会使组织变脆。可用于植物、动物、人体解剖的显微制片，病理组织学，细胞学样品处理，制片透明效果极佳。

试剂成分

成分	AT8001-01	保存条件	有效期
Environmental Friendly Dewaxing Liquid 环保型脱蜡液	50mL	室温	3 年

注意事项

1. 试验前请穿戴好手套和实验服。
2. 操作过程请注意避免样品之间的交叉污染。
3. 请使用无菌，不含 RNA/DNA 酶的枪头、离心管进行试验。
4. 脱蜡液用量不宜过少，体积为组织块的 5-10 倍最佳，组织块在透明前应彻底脱水。

使用方法

将充分脱水后的组织块，视组织块大小透明 1-4 小时，为透明彻底，可分两步；染色前的切片浸入透明液中，视切片厚薄脱蜡 10-30 分钟。

本品适配于 FFPE 样本 DNA/RNA 提取试剂盒，可根据试剂盒说明书适当调整脱蜡温度，以增强脱蜡效果。